



Gebrauchsanweisung b.safe Cap PFAS-Analytik Installation Manual b.safe Cap PFAS Analytics



Verbrauchsmaterial & Zubehör Consumables & Accessories

b.safe Belüftungsventil PFAS-Analytik / b.safe Air Valve PFAS Analytics

Verpackungseinheit Packing unit	Standzeit Service life	Artikelnummer Cat. No.
2 Stück / 2 pieces	6 Monate / 6 months	M 405-01

b.safe Fittings PFAS-Analytik / b.safe Fittings PFAS Analytics

für Kapillaraußen- durchmesser For capillary O. D.	Farbe Colour	Verpackungseinheit Packing unit	Artikelnummer Cat. No.
1,6 mm	Milchig-weiß / milky white	10 Stück / 10 pieces	M 401-06
3,2 mm	Milchig-weiß / milky white	10 Stück / 10 pieces	M 401-18


b.safe Blindfittings PFAS-Analytik / b.safe Blind Fittings PFAS Analytics

Farbe Colour	Verpackungseinheit Packing unit	Artikelnummer Cat. No.
Milchig-weiß / milky white	10 Stück / 10 pieces	M 401-01

b.safe PEEK-Kapillar-Schläuche / b.safe PEEK Capillary Tubing

Innendurchmesser/ Außendurchmesser I. D. / O. D.	Farbe Colour	Artikelnummer Cat. No.
0,8 x 1,6 mm	Braun / brown	R 730-02
1,6 x 3,2 mm	Braun / brown	R 730-08

1

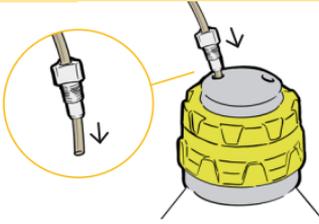

Schieben Sie die Kapillare ohne Fritte durch das b.safe Fitting und danach durch die b.safe Cap. Stecken Sie die Fritte wieder auf.

Push the capillary without frit through the b.safe Fitting and the b.safe Cap. Put the frit again on the tube.


2



Setzen Sie die bestückte b.safe Cap auf die Eluentenflasche und drehen Sie sie fest. Wenn die Fritte den Flaschenboden berührt, drehen Sie auch das b.safe Fitting fest; ansonsten erst Kapillare nachschieben.

Put the fitted b.safe Cap on the eluent bottle and tighten it. If the frit touches the bottle base, also tighten the b.safe Fitting. If not, push the capillary further on.

3

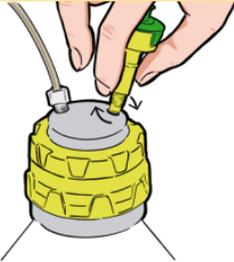

Schrauben Sie das b.safe Belüftungsventil in die b.safe Cap.

Screw in the Air Valve to the b.safe Cap.

4




Drücken Sie den Knopf ☺ am b.safe Timestrip, um die Wechselanzeige für das b.safe Belüftungsventil zu aktivieren. Optional: Notieren Sie das Wechseldatum auf der Rückseite.

Push the button ☺ to activate the service life indicator.

Optional: Note the exchange date on the back side of the service life indicator.

5

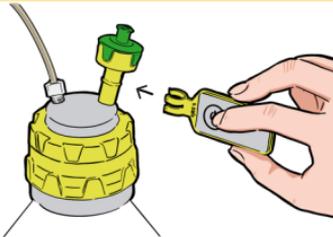

Stecken Sie den b.safe Timestrip an den Ring des b.safe Belüftungsventils.

Fix the service life indicator on the b.safe Air Valve.

6



Beschriften Sie die b.safe Cap nach Bedarf mit einem Folienstift oder Klebeetiketten.

Mark the b.safe Cap with a foil pen or an adhesive label if necessary.