



Gebrauchsanweisung b.safe Cap UHPLC Installation Manual b.safe Cap UHPLC



Verbrauchsmaterial & Zubehör Consumables & Accessories

b.safe Belüftungsventil UHPLC / b.safe Air Valve UHPLC

Verpackungseinheit <i>Packing unit</i>	Standzeit <i>Service life</i>	Artikelnummer <i>Cat. No.</i>
2 Stück / 2 pieces	6 Monate / 6 months	M 551-01


b.safe Fittings / b.safe Fittings

für Kapillaraußen- durchmesser <i>For Tubing O. D.</i>	Farbe <i>Colour</i>	Verpackungseinheit <i>Packing unit</i>	Artikelnummer <i>Cat. No.</i>
1,6 mm (1/16")	Grün / green	10 Stück / 10 pieces	M 501-06
2,2 mm (7/8")	Violett / purple	10 Stück / 10 pieces	M 501-11
2,2 mm (7/8")	Grau / grey	10 Stück / 10 pieces	M 501-12
3,2 mm (1/8")	Milchig-weiß / milky white	10 Stück / 10 pieces	M 501-15
3,2 mm (1/8")	Blau / blue	10 Stück / 10 pieces	M 501-16
3,2 mm (1/8")	Rot / red	10 Stück / 10 pieces	M 501-17
3,2 mm (1/8")	Gelb / yellow	10 Stück / 10 pieces	M 501-18

b.safe Blindfittings / b.safe Blind Fittings

Passend für <i>Suitable for</i>	Farbe <i>Colour</i>	Verpackungs- einheit <i>Packing unit</i>	Artikelnummer <i>Cat. No.</i>
Kapillaranschluss (UNF 1/4") <i>Capillary Connector (UNF 1/4")</i>	Milchig-weiß / milky white	10 Stück / 10 pieces	M 501-01

1

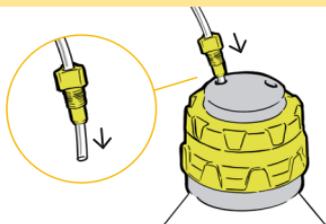

Schieben Sie die Kapillare ohne Fritte durch das b.safe Fitting und danach durch die b.safe Cap. Stecken Sie die Fritte wieder auf.

Push the capillary without frit through the b.safe Fitting and the b.safe Cap. Put the frit again on the tube.


2



Setzen Sie die bestückte b.safe Cap auf die Eluentenflasche und drehen Sie sie fest. Wenn die Fritte den Flaschenboden berührt, drehen Sie auch das b.safe Fitting fest; ansonsten erst Kapillare nachschieben.

Put the fitted b.safe Cap on the eluent bottle and tighten it. If the frit touches the bottle base, also tighten the b.safe Fitting. If not, push the capillary further on.


3

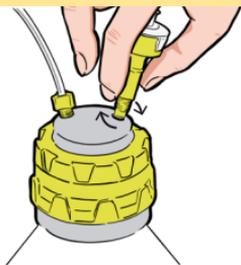

Schrauben Sie das b.safe Belüftungsventil in die b.safe Cap.

Screw in the Air Valve to the b.safe Cap.

4

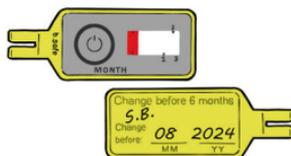


Drücken Sie den Knopf ☺ am b.safe Timestrip, um die Wechselanzeige für das b.safe Belüftungsventil zu aktivieren. Optional: Notieren Sie das Wechseldatum auf der Rückseite.

Push the button ☺ to activate the service life indicator.

Optional: Note the exchange date on the back side of the service life indicator.

5

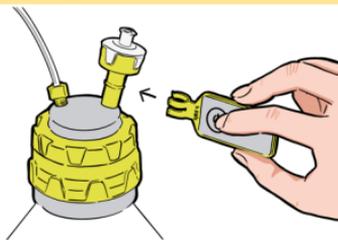

Stecken Sie den b.safe Timestrip an den Ring des b.safe Belüftungsventils.

Fix the service life indicator on the b.safe Air Valve.

6



Beschriften Sie die b.safe Cap nach Bedarf mit einem Folienstift oder Klebeetiketten.

Mark the b.safe Cap with a foil pen or an adhesive label if necessary.

b.safe Cap mit Absperrhahn

Stecken Sie eine Kapillare (Länge Flaschenhals bis -boden) durch ein passendes b.safe Fitting. Schrauben Sie diese Kapillare mit dem Fitting als Saugleitung von unten in die b.safe Cap. Stecken Sie die vom HPLC-Gerät kommende Kapillare durch ein b.safe Fitting und schrauben sie von oben in die b.safe Cap.

b.safe Cap with Stopcocks

Push the capillary through a suitable b.safe Fitting (length: distance from bottle neck to bottle base). Fix this capillary with the fitting as a suction pipe on the bottom side of the b.safe Cap. Push the capillary coming from your HPLC device through a b.safe Fitting and screw it into the top side. Screw the fitted cap onto the eluent

Drehen Sie diese auf die Eluentenflasche. Steht der Hebel des Absperrhahns waagrecht, ist der Ansaugweg unterbrochen.

bottle. If the lever of the stopcock stands horizontally, the suction way is interrupted.

Wichtig: Verschließen Sie alle ungenutzten Öffnungen gasdicht mit passgenauen b.safe Blindfittings!

Important: Use b.safe Blind Fittings for gas tight closing of unused openings on a b.safe Waste Cap!