

🇩🇪 Pflege & Wartung

1. Reinigen Sie b.safe Waste Caps mit einem feuchten Tuch sowie ggf. mit Spülmittel und Warmwasser. **Achtung:** Es darf kein Wasser in den b.safe Abluftfilter gelangen. Wir empfehlen, diesen vor der Reinigung zu entfernen.
2. Eventuelle Beschriftungen oder Klebstoffreste auf der b.safe Waste Cap entfernen Sie am besten mit Isopropanol.
3. Wird der b.safe Timestrip aktiviert, färbt sich das weiße Sichtfenster mit fortschreitender Nutzung rot. Ist der weiße Schriftzug „CHANGE“ vollständig vor rotem Grund sichtbar, ist der b.safe Abluftfilter verbraucht und muss ersetzt werden.

🇬🇧 Cleaning & Maintenance

1. Clean b.safe Waste Caps with a damp cloth and, if necessary, with detergents and warm water. **Attention:** Water must not get into the b.safe Exhaust Filter. We recommend to remove it before cleaning the Cap.
2. Possible labelling or adhesive residues on b.safe Waste Caps can be removed with isopropyl.
3. Once the b.safe Service Life Indicator is activated, the white inspection window turns into red with increasing time of use. If the white writing "CHANGE" is completely visible on the red background, the b.safe Exhaust Filter is dead and has to be replaced.

Verbrauchsmaterial & Zubehör Consumables & Accessories

b.safe Abluftfilter / b.safe Exhaust Filter

| Größe Size | Standzeit Service life | Verpackungseinheit Packing unit | Artikelnummer Cat. No. |
|---------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Small | 3 Monate / months | 2 Stück / pieces | M 506-01 |
| Medium | 6 Monate / months | 2 Stück / pieces | M 506-02 |
| Large | 6 Monate / months | 2 Stück / pieces | M 506-03 |

Blindfittings / Blind Fittings

| Passend für Suitable for | Farbe Colour | Verpackungseinheit Packing unit | Artikelnummer Cat. No. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Fitting (Gewinde UNF 1/4" 28 G) Fitting (thread UNF 1/4" 28 G) | PFA milchig-weiß PFA milky white | 10 Stück / 10 pieces | M 501-01 |
| Anschluss Schlaucholive (Gewinde NPT 1/8") Hose Connector (thread NPT 1/8") | PTFE weiß PTFE white | 1 Stück / 1 piece | M 501-50 |

Fittings / Fittings

| für Kapillaraußendurchmesser For capillary O. D. | Farbe Colour | Verpackungseinheit Packing unit | Artikelnummer Cat. No. |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 1,6 mm | Grün / green | 10 Stück / 10 pieces | M 501-06 |
| 2,2 mm | Violett / purple | 10 Stück / 10 pieces | M 501-11 |
| 2,2 mm | Grau / grey | 10 Stück / 10 pieces | M 501-12 |
| 3,2 mm | Blau / blue | 10 Stück / 10 pieces | M 501-16 |
| 3,2 mm | Rot / red | 10 Stück / 10 pieces | M 501-17 |
| 3,2 mm | Gelb / yellow | 10 Stück / 10 pieces | M 501-18 |

b.safe



Gebrauchsanweisung
Installation Manual
b.safe Waste Caps



Entdecken Sie weitere Sicherheitslösungen:
Discover more Safety Solutions:

[bsafe.de](https://www.bsafe.de)



Bohlender GmbH · Waltersberg 8 · 97947 Grünsfeld
Germany · Phone: +49 9346 92860

1



Schieben Sie die Kapillaren durch ein jeweils passendes b.safe Fitting und danach durch die b.safe Waste Cap.

Push the capillaries through a suitable b.safe Fitting and afterwards through the b.safe Waste Cap.



2



Schieben Sie die Kapillaren so weit hinein bis sie auf der Unterseite der b.safe Waste Cap ca. 10 mm über den weißen Einsatz überstehen. Drehen Sie dann die b.safe Fittings fest.

Push the capillaries through the b.safe Fittings until their ends protrude on the bottom side of the b.safe Waste Cap for about 10 mm. Tighten the b.safe Fittings.



3



Schrauben Sie die b.safe Schlaucholive in das passende Gewinde der b.safe Waste Cap. Schieben Sie den Schlauch über die Schlaucholive bis er festsitzt.

Screw the b.safe Hose Connector into the suitable thread of the b.safe Waste Cap. Push the tubing on the hose connector until it sticks.



4




Schrauben Sie die b.safe Waste Cap auf einen geeigneten Kanister bis sich der Einsatz nicht mehr frei drehen lässt.

Tighten the b.safe Waste Cap onto a suitable canister until the insert does not move freely any longer.



5

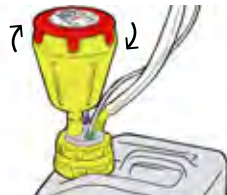


Schrauben Sie einen b.safe Abluftfilter in das freie Gewinde der b.safe Waste Cap.


Screw a b.safe Exhaust Filter into the free thread connection of the b.safe Waste Cap.



6



Drücken Sie den Knopf  auf dem b.safe Abluftfilter, um die Wechselanzeige zu aktivieren. Optional: Notieren Sie das Wechseldatum auf dem Etikett.

Push the button  to activate the Service Life Indicator. Optional: Note the exchange date on the label.



7



Beschriften Sie die b.safe Waste Cap nach Bedarf mit einem Folienstift oder Klebeetiketten.

Mark the b.safe Waste Cap with a foil pen or an adhesive label if necessary.



Wichtig: Verschließen Sie alle ungenutzten Öffnungen gasdicht mit passgenauen b.safe Blindfittings!

Important: Use b.safe Blind Fittings for gas tight closing of unused openings on a b.safe Waste Cap!